

MLL

Betriebsanweisung

Für Maschinen

DATUM: 23.09.15

Nächste Überprüfung: in einem Jahr

Unterschrift:

ARBEITSBEREICH:
ChemieARBEITSPLATZ:
TÄTIGKEIT:BEARBEITER: Beck
VERANTWORTLICHE:

ANWENDUNGSBEREICH

Benutzen von Zentrifugen.

GEFÄHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch und Mängel an der Zentrifuge können sich Gefahren bei der Benutzung durch Herausschleudern des Material ergeben.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Die Deckelverriegelung, Deckelzuhaltung und Bremse müssen betriebsfähig erhalten bleiben.
- Beachten Sie das Typenschild - das höchstzulässige Füllgewicht darf nicht überschritten werden.
- Auf eine gleichmäßige Verteilung der Trommelfüllung muß geachtet werden.
- Festgestellte Mängel müssen sofort dem Vorgesetzten gemeldet werden.
- Zentrifugen dürfen nur durch Personen über 18 Jahre bedient werden, ausgenommen Auszubildende über 16 Jahre unter Aufsicht.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen die Maschine stillsetzen, sichern und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen.
- Schadhafte Maschine, Werkzeug und Zubehör sofort austauschen lassen bzw. von einer Fachkraft instandsetzen lassen.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN : ERSTE HILFE

**Notruf:112**

- Informieren Sie sich, wo Verbandmittel aufbewahrt werden.
- Denken Sie bei einem Unfall daran, nicht nur den Verletzten zu retten und Erste Hilfe zu leisten (Blutung stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung), sondern auch die Unfallstelle abzusichern.
- Lassen Sie auch kleinere Verletzungen sofort verbinden. Für Erste-Hilfe-Leistungen einen Ersthelfer hinzuziehen. Suchen Sie einen Durchgangsarzt auf, wenn aufgrund der Verletzung mit Arbeitsunfähigkeit zu rechnen ist.
- Melden Sie jeden Unfall unverzüglich Ihrem Vorgesetzten oder dessen Vertreter.
- Achten Sie darauf, daß über jede Erste-Hilfe-Leistung Aufzeichnungen, z.B. in einem Verbandbuch, gemacht werden.

Ersthelfer in der Abteilung Frau/Herr:

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
- Die höchstzulässige Drehzahl darf nicht überschritten werden. Vorsicht beim Austausch von Riemen oder Riemenscheiben.
- Zentrifugen müssen einmal jährlich durch einen Sachkundigen überprüft werden.